

RVC-Applikation B-1006

Stichworte: Molekularbiologie, Proteine, Peptide, Wasser-DMSO, Eppendorf-Gefäße, 20 µl

Aufarbeitung von Protein-/Peptid Präparationen

Anwendung/Einsatzgebiet:

Trocknen von chemischen und enzymatischen Reaktionen, Solvens: Wasser/DMSO (1:1)

Spezifikation:

Gerätetyp:	RVC 2-25
Vakuumpumpe:	RC 6, Chemiehybridpumpe (Vacuubrand)
Flüssige Phase:	Wasser-DMSO 1:1
Siedebereich des aufzukonz. Phase:	DMSO Kp. 189 °C, Wasser Kp. 100°C
Gefäßtyp:	1.5 ml Eppendorf Reagiergefäß
Probenanfangsvolumina:	20 µl
Probenendvolumina:	0
Anzahl Probengefäße pro Lauf:	z.B. 10
Temperatur:	40 ° C
Vakuum:	25 mbar
Zeit:	60 min

Ergebnis und Anmerkungen: